

Einfaches und schnelles Sequenzieren mit Barcode-Etiketten!



DNA-Barcode (orange) für

- Run24
- Run24Supreme

Gratis anfordern!



DNA-Barcode (grün) für

- Run24Barcode

Mit Vorkasse zu Sonderpreisen!



Primer-Barcode (gelb)

Gratis anfordern!

1.

Barcodes in myGATC aktivieren

Willkommen | Sequenzierung | Software | ...und mehr | Unternehmen | myGATC

Sie sind hier: > myGATC > Barcode Aktivierung

Barcodes aktivieren

Um die Barcodes in Ihrem myGATC-Bestellformular auswählen zu können, müssen sie zuerst aktiviert werden.

Dazu geben Sie bitte Batch-Nummer und BIN (Barcode-Identifikations-Number) unten ein. Diese Nummern finden Sie auf Ihren Barcode-Etiketten.

Batch-Nummer

BIN

Personalisieren

2.

Im Bestellformular einen aktivierten Barcode auswählen

Doppelstrangsequenzierung

96-Well Sequenzierung


Run24Plate

b) meine Sequenzierjobs direkt hier eingeben:

#	Template	Primer
1	Type: - Name: neuer DNA Name Barcode mit Vorauszahlung: -	Name: neuer Primer Name Sequenz: Primer Sequenz Barcode: - Synthese? <input type="checkbox"/>

mein Software Management | mein Profil

3.

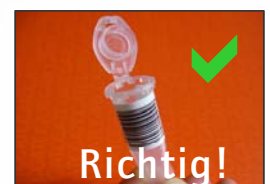

Bitte unbedingt Barcode mittig auf die Vorderseite kleben!